

STM 溶液(2M,pH7.4)

产品简介:

STM 溶液(2M,pH7.4) 又称蔗糖-Tris-MgCl₂ 溶液, 主要由 2M 蔗糖、10mMTris、MgCl₂ 等组成, pH 值约为 7.4, 过滤除菌, 主要用于植物组织的根尖或表皮分离。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	
	CS0111	Storage
STM 溶液(2M,pH7.4)	100ml	-20°C
使用说明书	1 份	

自备材料:

- 1、研钵、离心机、纱布

操作步骤(仅供参考):

- 1、选取根尖前部 1~2mm 的细胞, 称取 4g 左右, 洗净, 切碎, 置于研钵中, 加入 20ml 4°C 预冷的 STM 溶液(2M,pH7.4), 研磨至匀浆。
- 2、纱布过滤, 取滤液, 4°C 500g 离心 30s。
- 3、去上清, 用少量 STM 溶液(2M,pH7.4) 悬浮沉淀, 悬浮液即为根尖分生组织细胞, 如果第一次离心后沉淀中细胞碎片比较多, 可重新悬浮细胞再, 4°C 500g 离心 30s。

注意事项:

- 1、注意无菌操作。
- 2、全过程尽量控制在 4°C。
- 3、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。
- 4、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12 个月有效。低温运输, -20°C 保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
CC0007	磷酸缓冲盐溶液(10×PBS,无钙镁)
CC0130	胰蛋白酶-EDTA 溶液(0.25%:0.02%)
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DC0032	Masson 三色染色液
NR0003	Lezol(总 RNA 提取试剂)
PW0053	Western 抗体洗脱液(碱性)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)