

## JYBL-IV脱钙液

### 产品简介:

在组织切片过程中,一些组织内含有骨质或钙化灶时,含钙的组织不宜直接用石蜡包埋切片。这是因为钙和石蜡之间的密度不同,较难切出完整的切片。对含钙组织最好固定之后,再进行脱钙或二者同时进行,然后进行下游操作如脱水、透明、浸蜡、包埋、切片。用于脱钙的试剂很多,脱钙剂包括有机酸、无机酸、乙二胺四乙酸(EDTA)以及电解法脱钙。

Leagene JYBL-IV脱钙液主要由甲醛、甲酸等组成,不含强酸,特别适用于骨组织穿刺脱钙。其优点是:①37°C加热时迅速,2~3h即可;②对组织的结构损害小;③脱钙完全。该脱钙液适用于骨组织穿刺样本的脱钙,可用化学方法确定脱钙终点。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号		
	DD0019	DD0019	Storage
JYBL-IV脱钙液	500ml	5L	RT
使用说明书	1份		

### 自备材料:

- 1、蒸馏水或 PBS
- 2、加热装置或微波炉、脱钙专用容器(玻璃)

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、骨组织脱钙时,取材不宜过厚,一般大约3~5mm。
- 2、组织固定后,用蒸馏水或 PBS 清洗3次,每次20min。
- 3、组织转移至20~30倍体积的JYBL-IV脱钙液中,37°C脱钙2~3h;如果普通脱钙,应延长脱钙时间,一般2~3天即可。
- 4、用蒸馏水冲洗数次。
- 5、常规脱水、包埋。

### 注意事项:

- 1、厚度5mm的骨组织块脱钙时间一般常规脱钙2-3天即可。
- 2、适当加温能加快脱钙的速度,一般不应超过37~40°C,温度过高容易使骨组织造成松散解体,尤其不可大于60°C。
- 3、脱钙应彻底,防止脱钙不足或过度。脱钙程度应控制在不影响组织切片的同时尽量缩短

脱钙时间，以免脱钙过长引起组织损害。

- 4、脱钙用具避免使用金属容器，尽量使用玻璃容器。
- 5、骨组织脱钙应先固定后脱钙或脱钙固定同时进行，不应先脱钙后固定，以便减少组织的损伤程度。
- 6、每隔一段时间检测一次脱钙程度，脱钙过度会增加组织的损伤程度，影响染色结果。
- 7、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

**有效期：**12个月有效。

#### 附录：

脱钙终点的测定(物理法)：采用针刺、手掐、钳夹等方法，当骨组织变软或针刺时没有阻力感即可终止脱钙；物理检测法会对组织结构有一定的损害，尽量避免用力过大或反复检测。

#### 相关产品：

产品编号	产品名称
DB0082	改良番红 O-固绿软骨染色液
DF0111	组织固定液(10% NBF)
DG0005	糖原 PAS 染色液
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
DZ0209	脱钙终点检测试剂盒(化学法)
DZ2011	环保浸蜡脱蜡透明液
IH0091	多聚赖氨酸溶液(10×PLL,1mg/ml)
TC0699	植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)