

全血丙酮酸检测试剂盒(乳酸脱氢酶比色法)

产品简介:

丙酮酸(Pyruvic acid, PA)又称 2-氧代丙酸,是参与整个生物体基本代谢的中间产物之一,可通过乙酰辅酶 A 和三羧酸循环实现体内糖、脂肪和氨基酸间的互相转化,丙酮酸在三大营养物质的代谢联系中起着重要的枢纽作用。丙酮酸和乳酸是糖无氧代谢的产物,科研工作者常将二者一起研究,并用二者的比值推算循环衰竭的程度,丙酮酸检测可采用乳酸脱氢酶催化法、二硝基苯肼法等,二硝基苯肼法是比较古老的方法,生成有色物质,易于观察,但易受 α -酮酸的干扰,特异性差,操作烦琐,目前首选方法是乳酸脱氢酶催化法。

Leagene 全血丙酮酸检测试剂盒(乳酸脱氢酶比色法)其检测原理是在 NADH 存在条件下,乳酸脱氢酶(LDH)催化丙酮酸氧化,生成乳酸和 NAD^+ ,在弱碱性条件下平衡偏向丙酮酸氧化为乳酸的方向驱动反应,通过分光光度计或自动分析仪测定 340nm 处 NADH 吸光度的下降速率,计算出丙酮酸含量,可用于检测全血血浆样品中内源性的丙酮酸含量。该试剂盒仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	TC0759	Storage
试剂(A): 丙酮酸标准(100mmol/L)		50T	
试剂(A): 丙酮酸标准(100mmol/L)		1ml	4°C 避光
试剂(B): 蛋白沉淀剂		3 瓶	RT 避光
试剂(C): NADH Solution	C1: NADH	2 支	-20°C 避光
	C2: NADH Buffer	5ml	RT
	C3: PA Assay Buffer	30ml	RT
按 C1:C2=1 支:1.5ml 的比例充分混合,即为 C1C2 液,4°C避光保存 48h 有效。临用前,按 C1C2 液: PA Assay Buffer=3: 50 的比例混合,即为 NADH Solution,即配即用。			
试剂(D): LDH Solution		1.6ml	-20°C 避光
使用说明书			1 份

自备材料:

- 1、蒸馏水、离心管或小试管、比色杯、分光光度计或自动分析仪

操作步骤(仅供参考):

- 1、配制蛋白沉淀工作液:取 1 瓶蛋白沉淀剂,直接加入蒸馏水至 100ml,充分混匀,即为

- 蛋白沉淀工作液；4℃避光保存，1周有效，该试剂有一定腐蚀性，请小心操作。
- 2、配制空白对照液：取配制好的 1ml 蛋白沉淀工作液加入 0.67ml 蒸馏水(即按 3:2 比例配制)，混匀，即为空白对照液；4℃避光保存，1周有效。
 - 3、配制标准品工作液：取适量的丙酮酸标准(100mmol/L)，按 0.01ml 丙酮酸标准(100mmol/L)溶解于 19.9ml 空白对照液的比例稀释标准品，使浓度达到 0.05mmol/L，即为标准品工作液-丙酮酸标准(0.05mmol/L)；4℃避光保存，24h 有效。
 - 4、制备无蛋白上清液：抽血前，取试管或离心管编号，分别称重(W_t)并记录，加入 6ml 蛋白沉淀工作液，再次分别称重(W_m)并记录，冰浴或 4℃保存备用；在空腹和休息状态下抽血，不用止血带，不可用力握拳，如果使用止血带，应在穿刺后除去止血带至少等待 2min 后再抽血，最好用肝素化的注射器抽血，抽取血液后立即注入预先称量的含有蛋白沉淀工作液(预冷至 4℃)的试管或离心管中，每管 2ml。(如果用血浆测定，每毫升血中用 10mg 氟化钠和 2mg 草酸钾抗凝，立即冷却样本，在 15min 内离心。)颠倒混匀 3 次，不可产生气泡，待试管或离心管的温度与室温一致时，再称重(W_b)并记录。静置 20min 以上，4000g 离心 15min，取上清液(即无蛋白上清液)待用，上清液应澄清，如果浑浊，转移上清液至干净试管或离心管后，再次离心。
 - 5、PA 加样：按照下表设置空白管、标准管、测定管，溶液应按照顺序依次加入，并注意避免产生气泡。如果样品中的 PA 浓度过高，可以减少样品用量或适当稀释后再进行测定，样品的检测最好能设置平行管。

加入物(ml)	空白管	标准管	测定管
空白对照液	1	—	—
丙酮酸标准(0.05mmol/L)	—	1	—
无蛋白上清液	—	—	1
NADH Solution	0.53	0.53	0.53
充分混匀，蒸馏水调零，于 340nm 处读取空白管、标准管、测定管的吸光度，分别为 $A_{\text{空白}1}$ 、 $A_{\text{标准}1}$ 、 $A_{\text{测定}1}$ 。			
LDH Solution	0.03	0.03	0.03

- 6、PA 检测：充分混匀，比色杯光径 1cm，分光光度计检测 340nm 吸光度，室温孵育 2min 后再读取空白管、标准管、测定管的吸光度，此后每隔 1min 读 1 次吸光度，直至读数稳定，分别为 $A_{\text{空白}2}$ 、 $A_{\text{标准}2}$ 、 $A_{\text{测定}2}$ 。

计算：全血丙酮酸(mmol/L) = $\{(\Delta A_{\text{测定}} - \Delta A_{\text{空白}}) / (\Delta A_{\text{标准}} - \Delta A_{\text{空白}})\} \times 0.05 \times D$

也可根据 NADH 毫摩尔吸光度计算：

$$\text{全血丙酮酸(mmol/L)} = (\Delta A_{\text{测定}} - \Delta A_{\text{空白}}) \times (1.56/6.22) \times (D/1)$$

式中: $\Delta A_{\text{测定}} = A_{\text{测定1}} - A_{\text{测定2}}$

$\Delta A_{\text{空白}} = A_{\text{空白1}} - A_{\text{空白2}}$

$\Delta A_{\text{标准}} = A_{\text{标准1}} - A_{\text{标准2}}$

$D = (W_b - W_t) / (W_b - W_m)$

1.56 = 反应液的总体积(ml)

6.22 = NADH 毫摩尔吸光度

1 = 无蛋白上清液体积(ml)

换算公式: 丙酮酸(mg/dl) = 丙酮酸(mmol/L) × 8.8

参考区间:

空腹静脉血	0.03~0.1mmol/L(0.3~0.9mg/dl)
-------	------------------------------

注意事项:

- 1、配制好的 NADH Solution, 4°C 保存, 24h 有效。
- 2、血中丙酮酸极不稳定, 血液抽出后 1min 就见降低; 在蛋白沉淀液上清中的丙酮酸, 可 4°C 稳定 8 天左右。
- 3、如果没有分光光度计, 也可以使用酶标仪测定, 但我们推荐采用分光光度计, 以使操作系统误差减小到最少; 一次不应检测过多样品, 以免因为时间误差而导致结果差异较大。
- 4、抗凝剂用肝素钠-氟化钠较好, 抗凝血样品置于冰浴中送检, 尽快分离出血浆等。
- 5、草酸抗凝剂对 LDH 有一定的抑制作用。
- 6、采用乳酸脱氢酶法检测全血丙酮酸时, 一般不建议采用微板法, 由于手工操作差异较大, 尤其是该法对操作时间要求极其严格, 操作难以标准化、统一化, 检测结果不稳定。
- 7、本法在 0~0.25mmol/L 范围内呈良好线性, 本法特异性和干扰特异性较高, 抗干扰能力强, α -酮丁酸会产生正干扰, α -酮戊二酸、 β -羟丁酸、草酰乙酸、乙酰乙酸和异柠檬酸等均无干扰。
- 8、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 6 个月有效。低温运输, 按要求保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DC0032	Masson 三色染色液
TC1167	尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏比色法)