

版本：精简版

修改日期：2023.12.21

乙醇-福尔马林-醋酸固定液

产品简介：

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构，固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长，固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生改变，从而使酶失活，固定液分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等，较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

Leagene 乙醇-福尔马林-醋酸固定液主要由 80%乙醇、10%福尔马林、乙酸组成，该固定液属于脱水-交联固定剂，在辨认特定抗体的免疫组化反应中能产生极好的结果，也有利于含有多量脂肪的大样本固定。该试剂仅用于科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称	编号	DF0170	Storage
	乙醇-福尔马林-醋酸固定液		500ml
使用说明书		1 份	

操作步骤(仅供参考)：

1、按实验具体要求操作，一般标本固定，大标本应适当延长固定时间。

注意事项：

- 乙醇-福尔马林-醋酸固定液有一定刺激性和腐蚀性，请在通风环境下小心操作。
- 组织取材的厚度不同，固定时间也不同，常规活检组织比较适合的厚度为 2~4mm，一般不超过 6mm，对组织恰当的选材有利于固定液的渗透。
- 固定液的容量应足够，一般固定液与组织块的体积比率应大于 10:1；如果容积不够大，可以在固定期间更换 1~3 次固定液。
- 温度对固定的影响很明显，提高温度可以加速固定作用，但温度不宜过高。
- 取出新鲜组织后，应及时固定，无法及时固定时，应保存于生理盐水中及时送检。
- 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12 个月有效。