

植物过氧化氢染色液(DAB,pH3.8)

产品简介：

植物组织在胁迫环境条件下会产生多种活性氧（ROS），ROS 活性非常大且极其不稳定，因此 ROS 的检测通常因其最终产物而定。过氧化氢是活性氧的一种。在过氧化氢酶的催化下，过氧化氢能与 DAB（3,3-二氨基联苯胺四盐酸盐）迅速反应生成棕红色化合物，从而定位组织中的过氧化氢。

Leagene 植物过氧化氢染色液(DAB,pH3.8)根据上述基本原理也称为 DAB 染色法，用于植物活组织中的过氧化氢染色。一般应用于较嫩的根尖、叶片等的整体染色，染色后有过氧化氢聚集的部位呈棕色至深棕色。该产品仅用于科研领域，不用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称	编号	DP0040 3×100ml	Storage
试剂(A)：DAB		100 mg	4℃避光
试剂(B)：磷酸缓冲液(pH 3.8)		100 ml	RT
试剂(C)：DAB 样本保存液		2×100ml	RT
使用说明书		一份	

自备材料：

- 1、新鲜的植物叶片或根、自来水、蒸馏水、95%乙醇
- 2、超声波、磁力搅拌器、电子天平、滤纸、照相机

操作步骤(仅供参考)：

- 1、根据实验具体要求操作。

注意事项：

- 1、DAB 染色工作液配制好以后需 4℃避光保存，一周内使用。存放时间过久，会影响显色。
- 2、因过氧化氢容易分解，且任何外在因素都可能刺激植物应激产生过氧化氢，因此植物样本需要新鲜采集，并尽快完成染色。建议做阴性及阳性空白对照组。
- 3、样本染色完成后尽快拍照保存结果。
- 4、DAB 可能具致癌性，请小心操作，避免直接接触。
- 5、染色和脱色步骤也可参考如下建议操作：组织放入染液中，抽真空，-0.1MPa 保持负压 20~30min，再于室温下静置染色 60min，弃染色液；加入 95%乙醇，于 70~80℃水浴

锅脱色，每隔 10min 换一次 95%乙醇，待样品绿色全部褪去后可停止脱色。

- 6、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 7、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12 个月。低温运输，按要求保存。